

Azura

Säulenthmostat CT 2.1

Betriebsanleitung



Dokument Nr. V6811

HPLC



Hinweis: Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Betriebsanleitung und beachten Sie die Warn- und Sicherheitshinweise auf dem Gerät und in der Betriebsanleitung. Bewahren Sie die Betriebsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.



Hinweis: Wenn Sie eine Version dieser Betriebsanleitung in einer weiteren Sprache wünschen, senden Sie Ihr Anliegen und die entsprechende Dokumenten-Nummer per E-Mail oder Fax an KNAUER.

**Technische
Kundenbetreuung:**

Haben Sie Fragen zur Installation oder zur Bedienung Ihres Gerätes oder Ihrer Software?

Ansprechpartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

Telefon: +49 30 809727-111 (9-17h MEZ)

Fax: +49 30 8015010

E-Mail: support@knauer.net

Ansprechpartner weltweit:

Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen KNAUER Partner:

www.knauer.net/de/Support/Handler-weltweit

Herausgeber:

KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH

Hegauer Weg 38

14163 Berlin

Telefon: +49 30 809727-0

Fax: +49 30 8015010

Internet: www.knauer.net

E-Mail: info@knauer.net

Versionsinformation:

Dokument Nummer: V6811

Versionsnummer: 1.5

Datum der Veröffentlichung: 26.06.2023

Originalausgabe

Diese Betriebsanleitung gilt für die Modelle mit der Produktnummer:
ATCXXYYZZ

Technische Änderungen vorbehalten.

Die aktuellste Version der Betriebsanleitung finden Sie auf unserer Homepage: www.knauer.net/bibliothek.



Nachhaltigkeit:

Diese Betriebsanleitung wurde auf Recyclingpapier gedruckt, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist.

Copyright:

Dieses Dokument enthält vertrauliche Informationen und darf ohne schriftliches Einverständnis von KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH nicht vervielfältigt werden.

© KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH 2023

Alle Rechte vorbehalten.

AZURA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	1
1.1 Über diese Betriebsanleitung	1
1.2 Warnhinweise	1
1.3 Weitere typografische Konventionen	1
1.4 Rechtliche Hinweise	2
1.4.1 Haftungsbeschränkung	2
1.4.2 Transportschäden	2
1.4.3 Gewährleistungsbedingungen	2
1.4.4 Konformitätserklärung	2
2. Grundlegende Sicherheitshinweise	2
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	2
2.1.1 Einsatzbereiche	2
2.1.2 Vorhersehbare Fehlanwendungen	3
2.2 Qualifikation der Anwendenden	3
2.3 Verantwortung der Betreibenden	3
2.4 Persönliche Schutzausrüstung	4
2.5 Sicherheitseinrichtungen am Gerät	4
2.6 Arbeiten mit Lösungsmitteln	4
2.6.1 Allgemeine Voraussetzungen	4
2.6.2 Kontamination durch gesundheitsgefährdende Lösungsmittel	5
2.6.3 Vermeidung von Leckagen	5
2.7 Spezielle Umgebungen	5
2.7.1 Erdbebengefährdete Gebiete	5
2.7.2 Explosionsgefährdete Bereiche	5
2.7.3 Kühlraum	6
2.7.4 Nassraum	6
2.8 Wartung, Pflege und Reparatur	6
2.9 Servicebegleitschein und Unbedenklichkeitserklärung	6
3. Produktinformation	7
3.1 Allgemein	7
3.1.1 Optionales Zubehör	7
3.1.2 GLP-Daten	7
3.2 Lieferumfang	7
3.3 Ansichten	8
3.4 Symbole und Kennzeichen	9
4. Installation und Inbetriebnahme	11
4.1 Auspacken	11
4.2 Umgebungsbedingungen	11
4.2.1 Einsatzort	11
4.2.2 Umgebungstemperatur	11
4.2.3 Platzbedarf	12

4.3	Stromversorgung	12
4.4	Anschluss an den Computer	13
4.4.1	LAN aufbauen	13
4.4.2	LAN-Eigenschaften einstellen	13
4.4.3	Geräte mit LAN verbinden	14
4.4.4	Router einstellen	15
4.4.5	LAN in das Firmennetzwerk integrieren	15
4.4.6	Mehrere Systeme in einem LAN separat steuern	16
4.5	IP-Adressen über Software vergeben	17
4.5.1	Mobile Control: Statische IP-Adresse vergeben	17
4.5.2	Mobile Control: Dynamische IP-Adresse über Gerätenamen vergeben ..	18
4.5.3	Mobile Control: Dynamische IP-Adresse über Geräte-Seriennummer vergeben	18
4.5.4	Firmware Wizard: Statische IP-Adresse vergeben	19
4.5.5	Firmware Wizard: Dynamische IP-Adresse vergeben	20
4.6	Kartusche zur Eluenten-Vortemperierung installieren	21
4.6.1	Säule an Vorsäulentemperierung installieren	21
4.7	Kapillarführung	22
5.	Betrieb	23
5.1	Erstinbetriebnahme	23
5.2	Einschalten	23
5.3	Steuerung mit Chromatografie-Software	23
6.	Funktionstests	24
6.1	Installationsqualifizierung (IQ)	24
6.2	Operationsqualifizierung (OQ)	24
7.	Fehlerbehebung	25
7.1	LAN	25
7.2	Mögliche Probleme und Abhilfen	26
7.3	Fehlermeldungen	26
7.4	Sicherung austauschen	27
8.	Wartung und Pflege	28
8.1	Wartungsvertrag	28
8.2	Gerät reinigen und pflegen	28
8.3	Leckage beseitigen	28
8.4	Leckagesensor testen	29
9.	Transport und Lagerung	30
9.1	Gerät außer Betrieb nehmen	30
9.2	Gerät verpacken	30
9.3	Gerät transportieren	30
9.4	Gerät lagern	30

10. Entsorgung	31
10.1 AVV-Kennzeichnung in Deutschland	31
10.2 WEEE-Registrierungsnummer	31
10.3 Eluentsen und andere Betriebsstoffe	31
11. Technische Daten	32
11.1 Hauptmerkmale	32
11.2 Kommunikation	32
11.3 Allgemein	32
12. Nachbestellungen	33
12.1 Gerät	33
12.2 Zubehör und Ersatzteile	34
13. Stichwortverzeichnis	35

1. Allgemeines

1.1 Über diese Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ermöglicht den sicheren und effizienten Betrieb des Geräts. Der Anwender muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig gelesen und verstanden haben.





Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller Sicherheitshinweise (s. Kap. 2, S. 2). Zusätzlich zu den Sicherheits- und Warnhinweisen in dieser Betriebsanleitung gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und die nationalen Arbeitsschutzbestimmungen.

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Geräts. Sie muss in unmittelbarer Nähe des Geräts für den Anwender jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

Diese Betriebsanleitung können Sie von der KNAUER Webseite herunterladen: www.knauer.net/bibliothek

1.2 Warnhinweise

Mögliche Gefahren, die von einem Gerät ausgehen können, werden in Personen- oder Sachschäden unterschieden.

Symbol	Bedeutung
	GEFAHR (rot) weist auf hohen Risikograd der Gefährdung hin. Führt bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod.
	WARNUNG (orange) weist auf mittleren Risikograd der Gefährdung hin. Kann bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
	VORSICHT (gelb) weist auf niedrigen Risikograd der Gefährdung hin. Kann bei Nichtbeachtung zu leichten oder mittleren Verletzungen führen.
	ACHTUNG (blau) weist auf mögliche Sachschäden hin, die nicht mit Verletzungen zusammenhängen.

1.3 Weitere typografische Konventionen

- Allgemeine Gleichbehandlung: Bei der Beschreibung von Personen verwendet dieses Dokument die nach der Grammatik männliche Form, um den Text leicht lesbar zu halten. Die Form hat einen neutralen Sinn und spricht Personen jedweden Geschlechts in gleicher Weise an.
- Hinweise: Besondere Informationen sind mit dem vorangestellten Wort „Hinweis“ sowie einem Infosymbol gekennzeichnet:



Hinweis: Dies ist ein Beispiel.

1.4 Rechtliche Hinweise

1.4.1 Haftungsbeschränkung

Der Hersteller ist für folgende Punkte nicht haftbar:

- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- Nichtbeachtung der nötigen Sicherheitsvorkehrungen
- Nichtbestimmungsgemäße Verwendung
- Bedienung des Gerätes durch unqualifiziertes Personal (s. Kap. 2.2, S. 3)
- Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen
- Technische Veränderungen durch den Anwender wie Öffnen des Geräts und eigenmächtige Umbauten
- Verstöße gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)

1.4.2 Transportschäden

Die Verpackung unserer Geräte stellt einen bestmöglichen Schutz vor Transportschäden sicher. Prüfen Sie die Verpackung dennoch auf Transportschäden. Im Fall einer Beschädigung informieren Sie die Technische Kundenbetreuung des Lieferanten innerhalb von drei Werktagen und den Spediteur.

1.4.3 Gewährleistungsbedingungen

Zum Thema Gewährleistung informieren Sie sich bitte über unsere AGBs auf der Website: www.knauer.net/de/agb

1.4.4 Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung liegt als separates Dokument dem Produkt bei und ist online erhältlich unter:
www.knauer.net/de/Support/Declarations-of-conformity

2. Grundlegende Sicherheitshinweise

Das Gerät wurde so entwickelt und konstruiert, dass Gefährdungen durch die bestimmungsgemäße Verwendung weitgehend ausgeschlossen sind. Dennoch sind die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten, um Restgefährdungen auszuschließen.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ausschließlich in Bereichen der bestimmungsgemäßen Verwendung einsetzen. Andernfalls können die Schutz- und Sicherheitseinrichtungen des Geräts versagen.

2.1.1 Einsatzbereiche

Das Gerät ist zum Einsatz für chromatografische Anwendungen im Labor vorgesehen.

2.1.2 Vorhersehbare Fehlanwendungen

Unterlassen Sie die Verwendung des Geräts für folgende Zwecke bzw. Bedingungen:

- Medizinische Zwecke. Das Gerät ist nicht als Medizinprodukt zugelassen.
- Betrieb außerhalb eines Labor- bzw. Messraums. Anderenfalls kann der Hersteller die Funktionalität und die Sicherheit des Geräts nicht gewährleisten.
- Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ohne besonderen und zusätzlichen Explosionsschutz. Kontaktieren Sie die Technische Kundenbetreuung für weitere Informationen.

2.2 Qualifikation der Anwendenden

Die Anwendenden sind für den Umgang mit dem Gerät qualifiziert, wenn alle folgenden Punkte zutreffen:

- Sie besitzen mindestens Grundlagenkenntnisse in der Flüssigchromatografie.
- Sie haben Kenntnisse über die Eigenschaften der eingesetzten Lösungsmittel und deren gesundheitlichen Risiken.
- Sie sind für die speziellen Aufgabenbereiche und Tätigkeiten im Labor ausgebildet und kennen die relevanten Normen und Bestimmungen.
- Sie können aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung alle in der Betriebsanleitung beschriebenen Arbeiten verstehen und an dem Gerät ausführen und mögliche Gefahren selbständig erkennen und vermeiden.
- Ihre Reaktionsfähigkeit ist nicht durch den Konsum von Drogen, Alkohol oder Medikamenten beeinträchtigt.
- Sie haben an der Installation eines Geräts oder einer Schulung durch die Firma KNAUER oder einer von KNAUER autorisierten Firma teilgenommen.

Sollten diese Qualifikationen nicht erfüllt werden, müssen die Anwendenden ihre Führungskraft informieren.

2.3 Verantwortung der Betreibenden

Betreibende sind alle Personen, die das Gerät selbst betreiben oder einer dritten Person zur Anwendung überlassen und während des Betriebs die rechtliche Produktverantwortung für den Schutz der Anwendenden oder Dritter tragen.

Im Folgenden sind die Pflichten der Betreibenden aufgelistet:

- Die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen kennen und umsetzen.
- In einer Gefährdungsbeurteilung Gefahren ermitteln, die sich durch die Arbeitsbedingungen am Einsatzort ergeben.
- Betriebsanweisungen für den Betrieb des Gerätes erstellen.
- Regelmäßig prüfen, ob die Betriebsanweisungen dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen.
- Die Zuständigkeiten für Installation, Bedienung, Störungsbeseitigung, Wartung und Reinigung eindeutig regeln und festlegen.

- Dafür sorgen, dass alle Mitarbeitenden, die mit dem Gerät arbeiten, diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.
- Die Mitarbeitenden, die mit dem Gerät arbeiten, in regelmäßigen Abständen schulen und über die Gefahren informieren.
- Den Mitarbeitenden, die mit dem Gerät arbeiten, die erforderliche Schutzausrüstung bereitstellen (siehe Kap. 2.4 auf Seite 4)

2.4 Persönliche Schutzausrüstung

Bei allen Arbeiten an dem Gerät sind die im Labor notwendigen Schutzmaßnahmen zu beachten und folgende Schutzkleidung zu tragen:

- Schutzbrille mit zusätzlichem Seitenschutz
- Arbeitsschutzhandschuhe gemäß den herrschenden Umgebungsbedingungen und verwendeten Lösungsmitteln (z. B. Hitze, Kälte, Schutz gegen Chemikalien)
- Laborkittel
- Personalisierte Schutzausrüstung, die im Einsatzlabor festgelegt ist

2.5 Sicherheitseinrichtungen am Gerät

- Netzschalter: Geräte der AZURA® L Reihe können jederzeit am Netzschalter (Kippschalter an der Rückseite des Gehäuses) ausgeschaltet werden, es treten dadurch keine Beschädigungen am Gerät auf. Um Geräte der AZURA® S Reihe auszuschalten, ziehen Sie den Stecker aus der Stromversorgungsbuchse.
- Frontabdeckung als Spritzschutz für den Anwender
- Leckagewanne: Geräte der AZURA® L Reihe besitzen eine Leckagewanne auf der Frontseite. Die Leckagewanne sammelt auslaufende Lösungsmittel und schützt die Bauteile vor möglichen Schäden durch Flüssigkeitsaustritt.
- Bei den Detektoren AZURA® DAD 2.1L, DAD 6.1L und MWD 2.1L geht die Lampe automatisch aus, wenn die Klappe geöffnet wird.

2.6 Arbeiten mit Lösungsmitteln

2.6.1 Allgemeine Voraussetzungen

- Die Anwendenden sind für den Einsatz der Lösungsmittel geschult.
- Beachten Sie, dass organische Lösungsmittel ab einer bestimmten Konzentration toxisch sind. Für den Umgang mit gesundheitsgefährdenden Lösungsmitteln siehe Kap. 2.6.2.
- Mobile Phasen und Proben können flüchtige oder brennbare Lösungsmittel enthalten. Vermeiden Sie die Anhäufung dieser Stoffe. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Aufstellungsortes. Vermeiden Sie offene Flammen und Funken. Betreiben Sie das Gerät nicht in Gegenwart von brennbaren Gasen oder Dämpfen.
- Ausschließlich Lösungsmittel verwenden, die sich unter den gegebenen Bedingungen nicht selbst entzünden können. Dies gilt vor Allem für den Einsatz eines Thermostats, bei dem Flüssigkeiten auf die heiße Oberflächen im Innenraum gelangen könnte.

- Bestimmte Chemikalien können Kapillaren aus PEEK quellen oder platzen lassen. Bitte informieren Sie sich vor dem Einsatz über Fachliteratur zum Thema chemische Beständigkeit von PEEK.

2.6.2 Kontamination durch gesundheitsgefährdende Lösungsmittel

- Die Kontamination eines Gerätes mit toxischen, infektiösen oder radioaktiven Lösungsmitteln ist eine Gefahr für alle beteiligten Personen sowohl in Betrieb, bei der Reparatur, beim Verkauf als auch bei der Entsorgung.
- Alle kontaminierten Geräte müssen von einer Fachfirma oder selbständig fachgerecht dekontaminiert werden, bevor diese wieder in Betrieb genommen, zur Reparatur, zum Verkauf oder in die Entsorgung gegeben werden (siehe Kap. 2.9 auf Seite 6).

2.6.3 Vermeidung von Leckagen

Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, falls Lösungsmittel oder andere Flüssigkeiten durch eine Leckage in das Innere des Geräts gelangen. Durch folgende Maßnahmen können Sie eine Leckage vermeiden:

- Dichtigkeit: Regelmäßig per Sichtkontrolle das Gerät bzw. System auf Undichtigkeiten prüfen.
- Flaschenwanne: Die Verwendung einer Flaschenwanne verhindert, dass Flüssigkeiten aus den Flaschen in das Innere des Geräts gelangen.
- Flüssigkeitsleitungen: Bei der Verlegung von Kapillaren und Schläuchen sicherstellen, dass beim Auftreten von Lecks austretende Flüssigkeiten nicht in darunter angeordnete Geräte eindringen können.
- Im Falle einer Leckage: System ausschalten. Erst wieder in Betrieb nehmen, wenn die Ursache der Leckage behoben wurde (siehe Kap. 9 auf Seite 28).

2.7 Spezielle Umgebungen

2.7.1 Erdbebengefährdete Gebiete

In erdbebengefährdeten Gebieten sollten nicht mehr als 3 Geräte übereinander gestapelt werden. Anderenfalls droht Verletzungsgefahr durch herabfallende Geräte oder lose Teile.

2.7.2 Explosionsgefährdete Bereiche

Das Gerät darf ohne besonderen und zusätzlichen Explosionsschutz nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden. Weitere Informationen erhalten Sie von der Technischen Kundenbetreuung von KNAUER.

2.7.3 Kühlraum



Hinweis: Bei Betrieb des AZURA® CT 2.1 in einem Kühlraum sind Abweichungen von den Spezifikationen der Heiz-/Kühlrate, Temperaturgenauigkeit und Temperaturstabilität möglich (s. Kap. 11, S. 32).

Der Betrieb des Geräts im Kühlraum ist möglich. Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, auf folgende Hinweise achten:

- Das ausgeschaltete Gerät mindestens 3 Stunden vor Inbetriebnahme im Kühlraum akklimatisieren.
- Das Gerät sollte nach Inbetriebnahme eingeschaltet bleiben.
- Temperaturschwankungen vermeiden.

2.7.4 Nassraum

Das Gerät darf nicht in Nassräumen betrieben werden.

2.8 Wartung, Pflege und Reparatur

- Stromschlag vermeiden: Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten das Gerät von der Stromversorgung nehmen.
- Werkzeuge: Verwenden Sie ausschließlich Werkzeuge, die vom Hersteller empfohlen oder vorgeschrieben sind.
- Ersatzteile und Zubehör: Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile und Zubehör von KNAUER oder einer von KNAUER autorisierten Firma.
- Verschraubungen aus PEEK: Nur für einen einzelnen Port verwenden oder grundsätzlich neue PEEK-Verschraubungen einsetzen, um Totvolumina oder nicht exakt passende Verbindungen zu vermeiden.
- Säulenpflege: Beachten Sie die Hinweise von KNAUER oder anderer Hersteller zur Säulenpflege (siehe www.knauer.net/columncare).
- Gebrauchte Kapillaren: Setzen Sie bereits gebrauchte Kapillaren nicht an anderer Stelle im System ein, da die Verbindungen evtl. nicht exakt passen und es zu Totvolumina und Verschleppung von Verunreinigungen kommen kann.
- Schutzeinrichtungen: Nur Personal der Technischen Kundenbetreuung von KNAUER oder einer von KNAUER autorisierten Firma darf das Gerät öffnen (siehe Kap. 1.4.1 auf Seite 2).
- Weitere Hinweise sind auf der KNAUER Webseite zu finden: www.knauer.net/hplc-troubleshooting.

2.9 Servicebegleitschein und Unbedenklichkeitserklärung

Geräte, die KNAUER ohne das Dokument „Servicebegleitschein und Unbedenklichkeitserklärung“ erreichen, werden nicht repariert. Wenn Sie ein Gerät an KNAUER zurückschicken, müssen Sie das ausgefüllte Dokument beilegen: www.knauer.net/servicebegleitschein.

3. Produktinformation

3.1 Allgemein

Der AZURA® Säulenthmostat CT 2.1 kann in folgenden Konfigurationen verwendet werden:

- Bis zu 8 Säulen der Dimension 125 mm x 4.6 mm ID mit Vorsäule
- Bis zu 4 Säulen der Dimension 300 mm x 4.6 mm ID
- 1 Säule der Dimension 300 mm x 16 mm ID.

Hierfür kann eine konstante Temperatur zwischen 5 - 85°C gewählt werden.

3.1.1 Optionales Zubehör

Als weiteres Zubehör ist folgender Artikel erhältlich:

- Element zur Eluenten-Vortemperierung, um die mobile Phase schon vor Eintritt in die Säule auf die eingestellte Temperatur zu bringen.

3.1.2 GLP-Daten

Mit Hilfe der verschiedenen Softwarepakete (z. B. ClarityChrom® oder OpenLAB®) ist es möglich, die GLP-Daten aus dem Thermostaten anzuzeigen oder auszulesen. Eine detaillierte Beschreibung der GLP-Daten ist im jeweiligen Benutzerhandbuch zu finden.

3.2 Lieferumfang

Im Lieferumfang des Geräts sollten diese Gegenstände enthalten sein:

- Gerät AZURA® Säulenthmostat CT 2.1
- Stromversorgungskabel
- Netzwirkkabel

Mitgelte Dokumente:

- Betriebsanleitung
- Installation Qualification-Dokument ("IQ")
- Konformitätserklärung

3.3 Ansichten

Vorderansicht

Legende

- ① Kartusche zur Eluenten-Vortemperperierung (optional)
- ② Tür
- ③ Gehäuse
- ④ Säulenhalter
- ⑤ Lüfter
- ⑥ Temperaturfühler
- ⑦ Säule (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ⑧ Leckagesensor

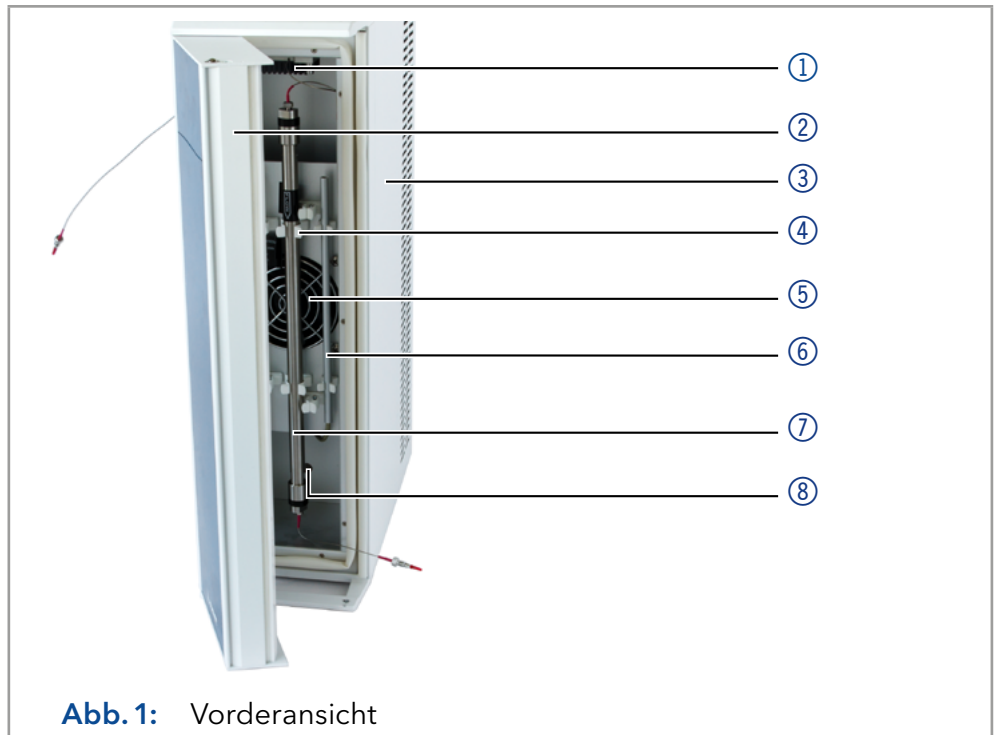


Abb. 1: Vorderansicht

Rückansicht



Hinweis: Die RS-232-Schnittstelle bzw. „Service-Schnittstelle“ darf ausschließlich für Wartungs- und Reparaturarbeiten durch einen Service-Techniker verwendet werden.

Legende

- ① Serviceschnittstelle
- ② LAN-Anschluss
- ③ Seriennummer und Symbole (s. Kap. 3.4 auf Seite 9)
- ④ Lüfter
- ⑤ Netzschalter
- ⑥ Sicherungshalter
- ⑦ Anschlussbuchse Versorgungsstecker

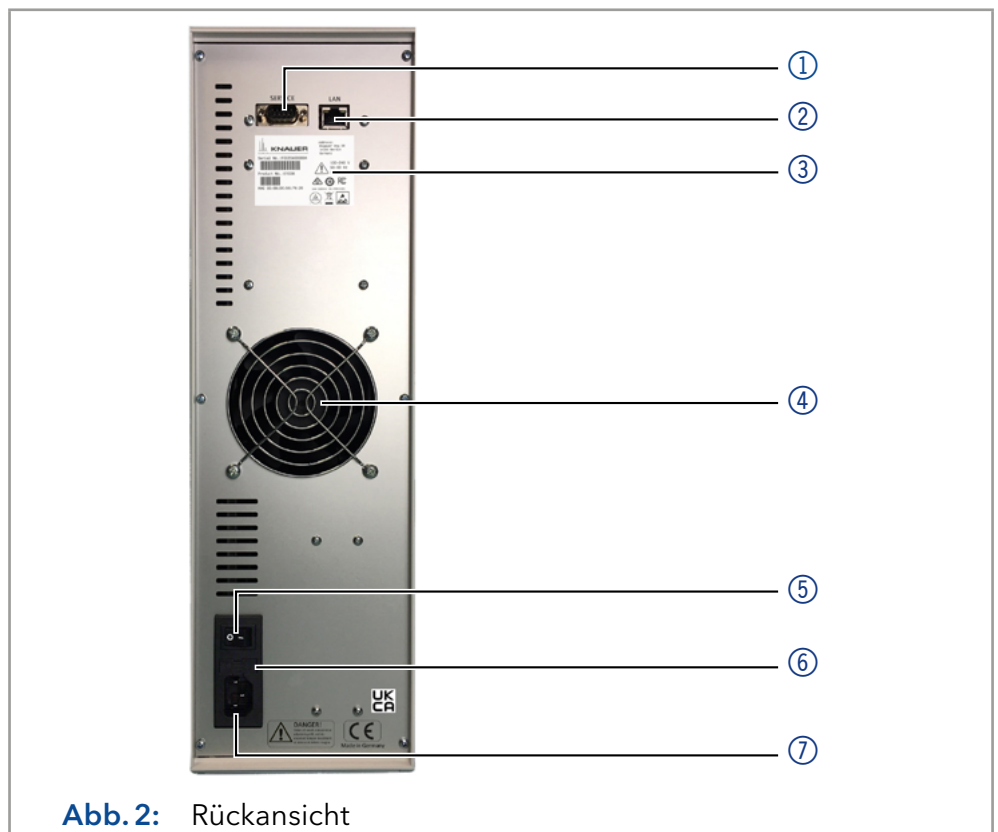


Abb. 2: Rückansicht

3.4 Symbole und Kennzeichen

Folgende Symbole und Kennzeichen befinden sich am Gerät:

Symbol	Meaning
	Gefahr durch Stromschlag. Bei Nichtbeachtung kann es zum Verlust des Lebens, zu schweren Verletzungen oder zur Beschädigung bzw. Zerstörung des Geräts kommen.
	Gefahr durch elektrostatische Entladung. Es können Schäden am System, Gerät oder an Komponenten auftreten.
	Gefahr durch heiße Oberfläche. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verbrennungen kommen.
	Bei einigen Geräten ist ein Gewährleistungssiegel angebracht.
	Das Gerät fällt unter die WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Es darf nicht als Hausmüll entsorgt werden und muss getrennt gesammelt werden (s. Kap. 10 auf Seite 31).
	Das Gerät erfüllt die produktspezifischen Anforderungen der europäischen Richtlinien.
	Das Gerät erfüllt die produktspezifischen Anforderungen des Vereinigten Königreichs.
	Das Gerät hat die Prüfungen des TÜV auf Qualität und Sicherheit erfolgreich bestanden.
	Die elektromagnetische Verträglichkeit des Geräts liegt unter den von der Federal Communications Commission (FCC) genehmigten Grenzwerten.
	Das Gerät entspricht den australischen EMV-Vorschriften.
CAN ICES-3 (B)	Das Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada.

Symbol	Meaning
--------	---------



Das Gerät kann 15 Jahre bestimmungsgemäß verwendet werden, bevor die Gefahr besteht, dass Stoffe austreten und dabei eine Gefahr für Umwelt und Gesundheit darstellen.

部件名称	有毒及危险物质或元素					
	铅	汞	镉	铬(VI)	多溴联苯	多溴二苯醚
印刷电路板	O	O	O	O	O	O
机电部件	O	O	O	O	O	O
电缆和电线	O	O	O	O	O	O
金属部件	X	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O
电池	O	O	O	O	O	O
显示	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

O = 表示部件中所有同质金属中的有毒和危险物质含量低于SJ/T 11363-2006中描述的浓度极限要求。(表示部件中所有同质金属中的有毒和危险物质含量低于SJ/T 11363-2006中描述的浓度极限要求。*)

X = 表示部件中所有同质金属中的有毒和危险物质含量超过SJ/T 11363-2006中描述的浓度极限要求。(表示部件中所有同质金属中的有毒和危险物质含量超过SJ/T 11363-2006*中描述的浓度极限要求。*)

Part Name	toxic and hazardous substances or elements					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
PCB	O	O	O	O	O	O
Electromechanical parts	O	O	O	O	O	O
Cables & wires	O	O	O	O	O	O
Metal Parts	X	O	O	O	O	O
Plastic parts	O	O	O	O	O	O
Batteries	O	O	O	O	O	O
Display	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

O = Indicates that the content of the toxic and hazardous substances in all homogenous Materials of the part is below the concentration limit requirements as described in SJ/T 11363-2006. (Indicates that the content of the toxic and hazardous substances in all homogenous Materials of the part is below the concentration limit requirements as described in SJ/T 11363-2006.*)

X = Indicates that the content of the toxic and hazardous substances in all homogenous Materials of the part is exceeds the concentration limit requirements as described in SJ/T 11363-2006. (Indicates that the content of the toxic and hazardous substances in all homogenous Materials of the part is exceeds the concentration limit requirements as described in SJ/T 11363-2006.*)

4. Installation und Inbetriebnahme

Bevor Sie den Einsatzort festlegen, lesen Sie die Technischen Daten (s. Kap. 11, S. 32). Dort stehen alle gerätespezifischen Informationen zu Stromanschluss, Umgebungsbedingungen und Luftfeuchtigkeit.



Hinweis: Die bestimmungsgemäße Verwendung ist nur gewährleistet, wenn Sie die Anforderungen an die Umgebungsbedingungen und den Einsatzort einhalten.

4.1 Auspacken

Ablauf

Vorgehensweise

1. Zum Öffnen stellen Sie die Verpackung so auf, dass die Schrift am Etikett richtig herum steht.
2. Prüfen Sie die Verpackung, das Gerät und das Zubehör auf Transportschäden.
3. Prüfen Sie den Lieferumfang. Im Falle einer unvollständigen Lieferung kontaktieren Sie umgehend den Technischen Kundendienst.

Weitere Schritte

- Bewahren Sie die beiliegende Liste mit dem Lieferumfang für spätere Nachbestellungen auf.
- Bewahren Sie die Originalverpackung zum sicheren Lagern bzw. Transport des Geräts.

4.2 Umgebungsbedingungen

4.2.1 Einsatzort

Achten Sie an die folgenden Anforderungen an den Einsatzort, damit die Messergebnisse nicht beeinflusst werden:

- Auf eine feste, ebene und gerade Fläche stellen.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Frei von Zugluft aufstellen (z. B. durch Klimaanlage).
- Nicht neben Maschinen aufstellen, die Bodenvibrationen verursachen.
- Von Hochfrequenzquellen fernhalten
- Für ausreichende Belüftung sorgen (s. Kap. 4.2.3, S. 12)
- Temperaturschwankungen vermeiden (s. Kap. 4.2.2, S. 11)

4.2.2 Umgebungstemperatur

Wenn die Umgebungstemperatur des Geräts abrupt geändert wird (z.B. Aufstellung in einem Kühlraum), bildet sich Kondenswasser im Gerät und kann zu Geräteschäden führen. Lassen Sie das Gerät 3 Stunden akklimatisieren, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen und in Betrieb nehmen.

4.2.3 Platzbedarf

- Den Versorgungsstecker an der Stromversorgung (Wandsteckdose bzw. Steckdosenleiste) frei zugänglich halten, damit das Gerät vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Achten Sie auf ausreichende Belüftung um das Gerät herum, ansonsten kann es überhitzen und ggf. ausfallen:
 - Min. 5 cm Abstand, wenn auf einer Seite ein Gerät aufgestellt ist.
 - Min. 10 cm Abstand, wenn auf beiden Seiten weitere Geräte aufgestellt sind.
 - Min. 15 cm Abstand auf der Rückseite für den Lüfter.

4.3 Stromversorgung

Anforderungen an die Stromversorgung

- Störungsfreie Stromversorgung: Für einen störungsfreien Betrieb muss die elektrische Spannung frei von Schwankungen, Fehlerströmen, Spannungsspitzen und elektromagnetischen Störungen sein. Das Gerät muss ausreichende Netzspannung und Reserven enthalten.
- Spannung prüfen: Geräte dürfen nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren Spannung mit der zulässigen Spannung des Geräts übereinstimmt.
- Leistungsaufnahme: Die nominale Leistung der angeschlossenen Geräte darf höchstens 50 % der höchsten Anschlussleistung betragen, da beim Einschalten kurzfristig auch höhere Ströme fließen können.
- Hauptanschluss: Die elektrische Spannungsversorgung des Einsatzortes muss direkt an den nächsten elektrischen Hauptanschluss angeschlossen sein.
- Erdung: Die Anschlüsse für die Netzspannung müssen vorschriftsmäßig geerdet sein.

Stromversorgungskabel und -stecker

- Originalteile: Verwenden Sie für den Anschluss ausschließlich die mitgelieferten Stromversorgungskabel und -stecker, damit die in den Technischen Daten angegebenen Spezifikationen erfüllt werden (s. Kap. 11, S. 32). Abnehmbare Kabel dürfen nicht durch andere Kabeltypen ersetzt werden.
- Länderspezifische Stecker: Prüfen Sie vor dem Einschalten des Geräts, ob der mitgelieferte Stecker für Ihr Land zugelassen ist. Übersicht der geräte- und länderspezifischen Steckertypen von KNAUER: www.knauer.net/stecker
- Steckdosenleisten: Beim Anschluss von mehreren Geräten an eine einzige Steckdosenleiste immer die maximal zulässige Stromaufnahme der Geräte beachten.
- Zugang zu Stromversorgung: Den Stecker an der Stromversorgung (Wandsteckdose bzw. Steckdosenleiste) frei zugänglich halten, damit das Gerät vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Defekte Stromversorgungskabel und -stecker: Beschädigte oder fehlerhafte Kabel und Stecker dürfen aus Sicherheitsgründen nicht für den Anschluss der Geräte an die Stromversorgung benutzt werden. Ersetzen Sie defekte Kabel und Stecker ausschließlich durch Zubehör von KNAUER.

4.4 Anschluss an den Computer



Hinweis: HPLC Geräte von KNAUER arbeiten ausschließlich mit IP-Adressen, die nach IPv4 vergeben wurden. IPv6 wird nicht unterstützt.

Dieses Kapitel beschreibt, wie ein Chromatographiesystem in ein lokales Netzwerk (LAN) eingebunden wird und wie das LAN durch einen Netzwerkadministrator zum Datenaustausch an ein Firmennetzwerk angeschlossen werden kann. Die Beschreibung gilt für das Betriebssystem Windows und alle gängigen Router.



Hinweis: Bei der Verwendung von PurityChrom® werden statische IP-Adressen benötigt (siehe Kap. 4.5 auf Seite 17).

4.4.1 LAN aufbauen

Um ein LAN aufzubauen, wird die Verwendung eines Routers empfohlen. Das heißt, dass folgende Schritte erforderlich sind:

Ablauf

Vorgehensweise

1. Am Computer in der Systemsteuerung die LAN-Eigenschaften prüfen.
2. Den Router mit den Geräten und dem PC verkabeln.
3. Den Router für das Netzwerk am Computer einrichten.
4. Die Chromatographiesoftware installieren.
5. Die Geräte einschalten und die Chromatographiesoftware starten.

Nächste Schritte

Stellen Sie die LAN-Eigenschaften ein (s. Kap. 4.4.2).

4.4.2 LAN-Eigenschaften einstellen

Im LAN wird ausschließlich ein Server (meistens der Router) verwendet, von dem die Geräte automatisch ihre IP-Adresse im Netzwerk beziehen.

Voraussetzung

- In Windows sind Energiesparfunktionen, Ruhezustand, Standby-Funktion und Bildschirmschoner ausgeschaltet.
- Gilt für alle LAN-Geräte: Für den Netzwerkadapter im Geräte manager die Einstellung deaktivieren: „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“.

Ablauf

Vorgehensweise

1. In Windows das Netzwerk- und Freigabecenter öffnen.
2. Auf <LAN-Verbindung> doppelklicken.
3. Die Schaltfläche <Eigenschaften> anklicken.
4. <Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)> auswählen.
5. Die Schaltfläche <Eigenschaften> anklicken.

Ablauf

6. In der Registerkarte <Allgemein> die Einstellungen prüfen.
Die korrekten Einstellungen des DHCP-Clients sind:
 - a) IP-Adresse automatisch beziehen
 - b) DNS-Serveradresse automatisch beziehen
7. Die Schaltfläche <OK> anklicken.

Nächste Schritte Verbinden Sie die Geräte mit dem LAN (s. Kap. 4.4.3).

4.4.3 Geräte mit LAN verbinden

Der Router ② hat mehrere LAN-Anschlüsse ③ und einen WAN-/Internetanschluss ④, über den der Router an ein Wide Area Network (WAN) angeschlossen werden kann, wie z. B. ein Firmennetzwerk oder das Internet. Die LAN-Anschlüsse dagegen dienen zum Aufbau eines Netzwerks aus Geräten ① und Computer ⑤. Um Störungen zu vermeiden, wird empfohlen, das Chromatografiesystem außerhalb des Firmennetzwerks zu betreiben.



Hinweis: Für jedes Gerät und für den Router wird ein Patch-Kabel mitgeliefert. Um den Router an das Netzwerk anzuschließen, wird ein zusätzliches Patch-Kabel benötigt, das nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Legende

- ① Geräte
- ② Router
- ③ LAN-Anschlüsse
- ④ WAN/Internetanschluss
- ⑤ Computer

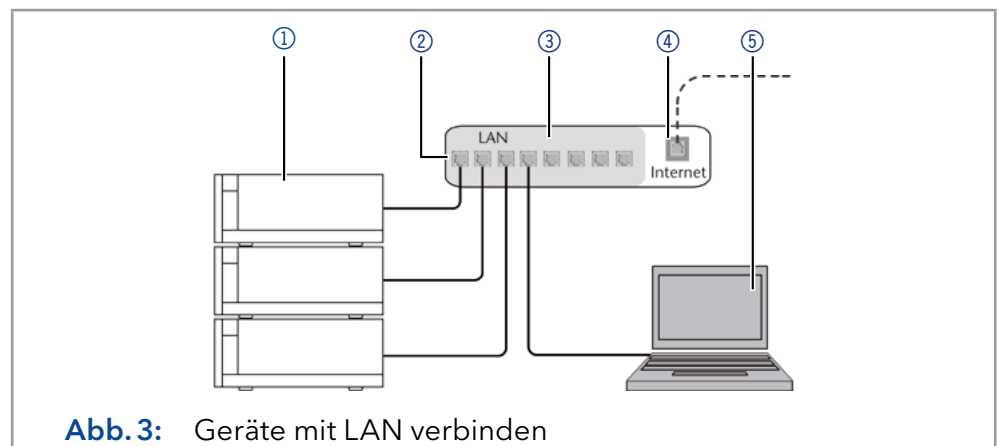


Abb. 3: Geräte mit LAN verbinden

Voraussetzung

- Der Computer ist ausgeschaltet.
- Für die Geräte und den Computer ist je ein Patch-Kabel vorhanden.

Ablauf**Vorgehensweise**

1. Mit dem Patch-Kabel den Router und den Computer verbinden.
2. Mit weiteren Patch-Kabeln alle Geräte jeweils einzeln mit dem Router verbinden.
3. Mit dem Netzteil den Router an das Stromnetz anschließen.

Ergebnis

Stellen Sie den Router ein (s. Kap. 4.4.4).

4.4.4 Router einstellen

Der Router wird mit werkseitigen Voreinstellungen ausgeliefert. Informationen zu IP-Adresse, Benutzername und Passwort finden Sie im Handbuch des Routers unter <https://www.knauer.net/de/Support/Handbuecher/PC-Hardware>.

Ablauf

Vorgehensweise

1. Um die Routerkonfiguration zu öffnen, im Browser die IP-Adresse des Routers eingeben (gilt nicht für alle Router).
2. Den Benutzernamen und das Passwort eingeben.
3. Den Router als DHCP-Server einstellen.
4. In Routerkonfig. den IP-Adressbereich prüfen und ggf. ändern.



Hinweis: Sollte der IP-Adressbereich geändert worden sein, dann unbedingt diese Information auf dem Router vermerken.

Ergebnis

Sobald der Router allen Geräten eine IP-Adresse zugewiesen hat, übernimmt die Chromatographiesoftware die Steuerung des Systems.

4.4.5 LAN in das Firmennetzwerk integrieren

Der Router kann durch den Netzwerkadministrator an das Firmennetzwerk angeschlossen werden. Dazu wird der WAN-/Internetanschluss des Routers verwendet.

Voraussetzung

- Ein weiteres Patch-Kabel ist vorhanden.

Ablauf

Vorgehensweise

1. Stellen Sie sicher, dass es keine Überschneidung zwischen den IP-Adressen des Routers und des Firmennetzwerks gibt.
2. Im Fall einer Überschneidung in der Routerkonfiguration den IP-Adressbereich ändern.
3. Mit dem Patch-Kabel den WAN-/Internetanschluss des Routers mit dem Firmennetzwerk verbinden.
4. Alle Geräte einschließlich des Computers neu starten.

Ergebnis

Das LAN ist nun im Firmennetzwerk integriert.

4.4.6 Mehrere Systeme in einem LAN separat steuern

Die Kommunikation in LANs läuft über Ports, die Teil der Netzwerkadresse sind. Wenn in einem LAN mehrere Chromatografie-Systeme vernetzt sind, die separat gesteuert werden sollen, können dafür unterschiedliche Ports verwendet werden, um Störungen zu vermeiden. Dafür muss die Portnummer an jedem Gerät geändert und die gleiche Portnummer in der Gerätekonfiguration der Chromatografie-Software eingegeben werden. Empfehlung: Für alle Geräte dieselbe Portnummer verwenden.



Hinweis: Der Port ist bei allen Geräten werkseitig auf 10001 eingestellt. Die Portnummern in der Konfiguration der Geräte in der Chromatografiesoftware und am Gerät müssen identisch sein, ansonsten kann keine Verbindung hergestellt werden.

Ablauf

Vorgehensweise

1. Die Portnummer bestimmen und am Gerät ändern.
2. Die Portnummer in der Chromatografiesoftware eingeben.

Ergebnis Die Verbindung wird hergestellt.

4.5 IP-Adressen über Software vergeben



Hinweis: Prüfen Sie die IT-Sicherheitsstandards für Ihr Labor, bevor Sie in die LAN-Einstellungen eingreifen.

PurityChrom®

Statische IP-Adressen sind erforderlich, um bestimmte Chromatographie-Software auszuführen, z. B. Purity Chrom®. Einen umfassenden Überblick über die Einstellung statischer IP-Adressen für PurityChrom® finden Sie im Dokument „PurityChrom® Installation Guide“ auf der PurityChrom® Installations-CD.

Für den Mobile Control and Firmware Wizard ist es möglich, eine feste (statische) oder dynamische (DHCP) IP-Adresse per Software einzustellen.

4.5.1 Mobile Control: Statische IP-Adresse vergeben




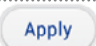
Hinweis: Das Gerät ist auf eine dynamische Adresse (DHCP) voreingestellt. Um eine konstante LAN-Verbindung zwischen der Chromatographie-Software und dem Gerät zu gewährleisten, empfehlen wir für bestimmte Anwendungen, das Gerät auf eine feste IP-Adresse umzustellen. Mehr Informationen zum Thema LAN-Einstellungen finden Sie in der Mobile Control Software Anleitung im Kapitel „Device Settings“ (Dokument Nr. V6851).

Voraussetzung

- Das Gerät ist angeschaltet.
- Mobile Control ist installiert und gestartet.
- Die Verbindung zwischen Mobile Control und Gerät ist hergestellt.

Ablauf

Vorgehensweise

1. In Mobile Control <Settings>  anklicken.
2. Im Reiter <General> das Gerät auswählen.
3. Unter <Network Settings> die Einstellung <Static> ① wählen.
4. Die IP-Adresse in das Textfeld <IP Adress> ② eingeben.
5. Ggf. die Subnetzmaske und das Gateway ③ anpassen.
6.  rechts oben anklicken.
7. Das Gerät neu starten.

Legende

- ① Modus IP-Adresse
- ② Textfeld für IP-Adresse
- ③ Textfeld für Subnetzmaske/Gateway

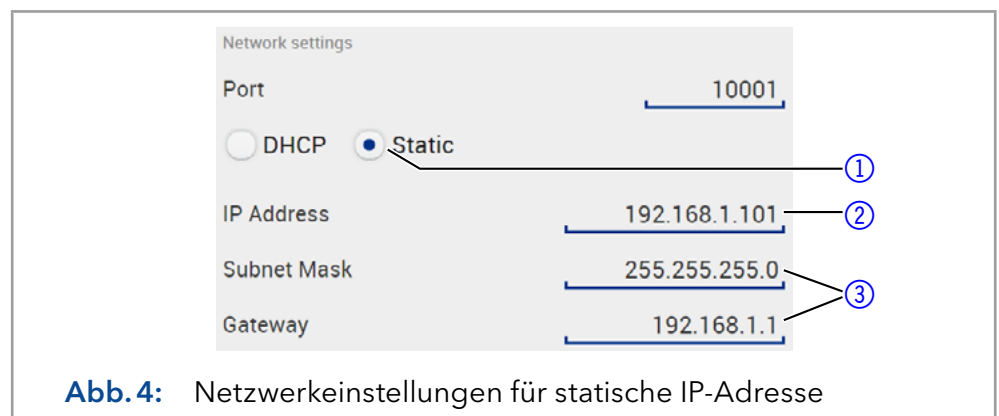


Abb. 4: Netzwerkeinstellungen für statische IP-Adresse




Ergebnis

Das Gerät ist nun über die statische IP-Adresse erreichbar.

4.5.2 Mobile Control: Dynamische IP-Adresse über Gerätenamen vergeben


- Voraussetzung**
- Das Gerät ist angeschaltet.
 - Mobile Control ist installiert und gestartet.
 - Die Verbindung zwischen Mobile Control und Gerät ist hergestellt.

Ablauf

- Vorgehensweise**
1. In Mobile Control <Settings>  anklicken.
 2. Im Reiter <General> das Gerät auswählen.
 3. Unter <Network Settings> die Einstellung <DHCP>  wählen.
 4.  rechts oben anklicken.
 5. Das Gerät neu starten (empfohlen).

Legende

-  Modus IP-Adresse

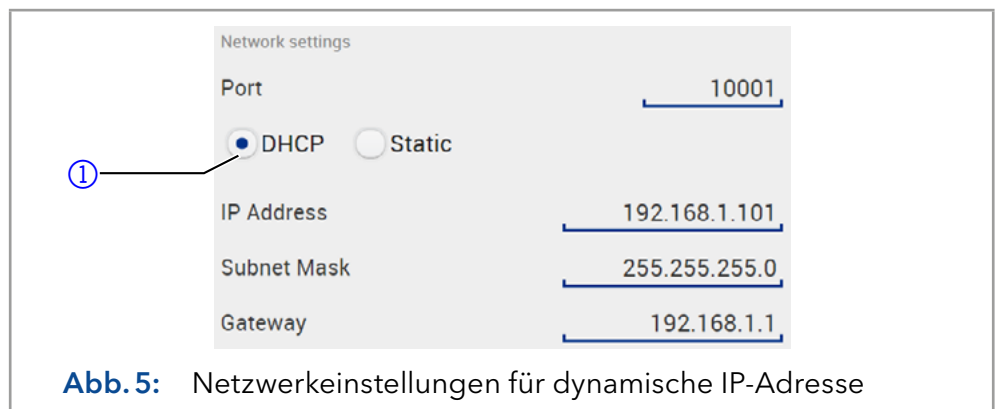


- Ergebnis** Das Gerät ist nun über eine dynamische IP-Adresse erreichbar.

4.5.3 Mobile Control: Dynamische IP-Adresse über Geräte-Seriennummer vergeben

- Voraussetzung**
- Das Gerät ist angeschaltet.
 - Mobile Control ist installiert und gestartet.
 - Die Verbindung zwischen Mobile Control und Gerät ist hergestellt.

Ablauf

- Vorgehensweise**
1. In Mobile Control <Settings>  anklicken.
 2. Unter <Network Settings> auf <Reset> klicken. Das Fenster <Reset communication settings> erscheint.
 3. Seriennummer des Geräts in das Textfeld eingeben.
 4. <OK> klicken. Das Gerät ist nun auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt.
 5. Das Gerät neu starten (empfohlen).

- Ergebnis** Das Gerät ist nun über eine dynamische IP-Adresse erreichbar.

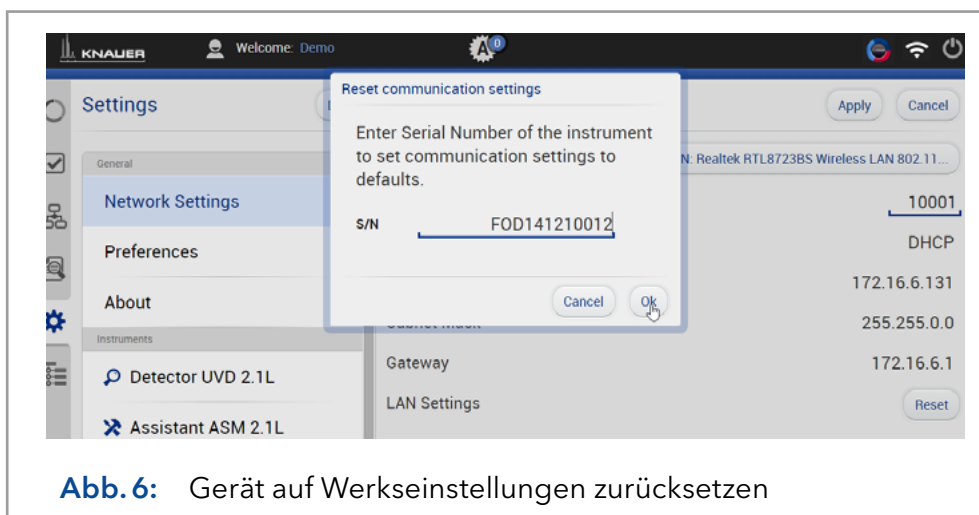


Abb. 6: Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

4.5.4 Firmware Wizard: Statische IP-Adresse vergeben



Hinweis: Mehr Informationen zum Thema LAN-Einstellungen finden Sie in der Software Anleitung der Mobile Control im Kapitel „Firmware Wizard“ (Dokument Nr. V6851).

Legende

- ① Textfeld für Seriennummer des Geräts
- ② IP-Adresse manuell einstellen
- ③ Textfeld IP-Adresse
- ④ Textfeld Subnet Mask & Gateway
- ⑤ Änderungen übernehmen

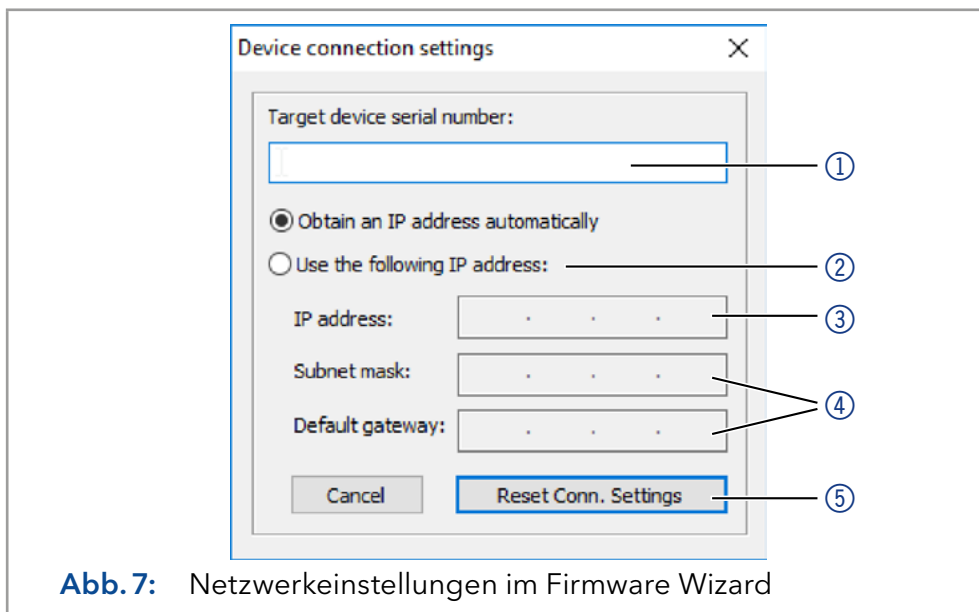


Abb. 7: Netzwerkeinstellungen im Firmware Wizard

Voraussetzung

- Das Gerät ist angeschaltet.
- Firmware Wizard ist installiert und gestartet.

Ablauf

Vorgehensweise

1. Im Firmware Wizard <Reset LAN Settings...> anklicken.
2. Das Fenster <Device connection settings> öffnet sich. Im Textfeld <Target device serial number> ① die Seriennummer des Geräts eingeben.
3. Die Option <Use the following IP address> ② wählen.
4. Die IP-Adresse in das Textfeld <IP address> ③ eingeben.
5. Ggf. die Subnetmaske und das Gateway ④ anpassen.

Ablauf

6. Schaltfläche <Reset Conn. Settings> ⑤ drücken, um die Änderung zu übernehmen.
7. Gerät neu starten (empfohlen).

Ergebnis Das Gerät ist nun über die statische IP-Adresse erreichbar.

4.5.5 Firmware Wizard: Dynamische IP-Adresse vergeben

- Voraussetzung**
- Das Gerät ist angeschaltet.
 - Firmware Wizard ist installiert und gestartet.

Ablauf

- Vorgehensweise**
1. Im Firmware Wizard <Reset LAN Settings...> anklicken.
 2. Das Fenster <Device connection settings> öffnet sich. Im Textfeld <Target device serial number> ① die MAC-Adresse des Geräts eingeben.
 3. Die Option <Obtain an IP address automatically> ② wählen.
 4. Schaltfläche <Reset Conn. Settings> ⑤ drücken, um die Änderung zu übernehmen.
 5. Gerät neu starten (empfohlen).

Ergebnis Das Gerät ist nun über eine dynamische IP-Adresse erreichbar.

4.6 Kartusche zur Eluenten-Vortemperierung installieren

Für die Eluenten-Vortemperierung kann eine Kartusche optional erworben werden. Die Kartusche ermöglicht die Temperierung des Eluenten auf die Temperatur des Thermostaten vor Eintritt in die Säule. Damit kann ein Temperaturgradient auf der Säule vermieden und somit die Reproduzierbarkeit und Trennleistung erhöht werden.



Hinweis: Empfohlen wird eine Vortemperierung des Eluenten für Flussraten über 500 µl/min und Temperaturen über 50°C.

Die Kartusche für die Vorsäulentemperierung wird mit zwei Schrauben oben im Innenraum des Thermostaten angebracht.

Voraussetzungen

- Das Gerät ist ausgeschaltet.
- Der Netzstecker ist abgezogen.

Werkzeug

Inbusschlüssel Größe 2,5

Vorgehensweise

Ablauf

1. Die Kartusche ① mit zwei Schrauben ② festziehen.
2. An eine der zwei Kapillaren ③ der Vorsäulentemperierung den Autosampler oder das manuelle Injektionsventil anschließen.
3. An die andere Kapillare die Säule anschließen.

Bild

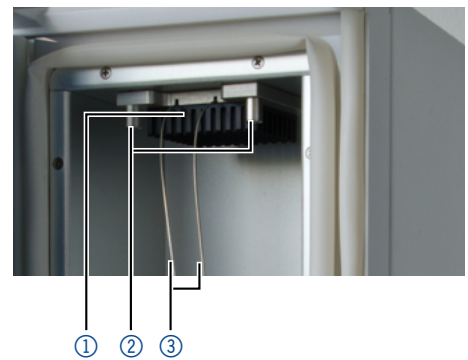


Abb. 8: Vorsäulentemperierung

4.6.1 Säule an Vorsäulentemperierung installieren

Wenn kein Säulenschaltventil installiert ist, wird die Trennsäule direkt an die Vorsäulentemperierung angeschlossen.

⚠ WARNUNG

Verbrennungen

Im Säulenthmostat herrschen Temperaturen bis 85 °C. Oberflächen im Säulenraum sind aufgeheizt und führen bei Berührung ohne Schutzkleidung zu Verbrennungen.

→ Tragen Sie Schutzhandschuhe bei Arbeiten im Säulenraum.



Hinweis: Es kann maximal eine Trennsäule an die Vorsäulentemperierung angeschlossen werden.

4.7 Kapillarführung

Wird eine Kapillare nach oben aus dem Innenraum des Thermostaten geführt, ist darauf zu achten, die dafür vorgesehene Aussparung zu verwenden. Dies ist insbesondere bei einer installierten Kartusche zur Eluenten Vortemperaturung zu beachten.

Die Aussparung stellt sicher, dass die Kapillare beim Schließen der Tür nicht geknickt und beschädigt wird. Aus demselben Grund dürfen Kapillaren nicht nach unten aus dem Innenraum des CT 2.1 heraus geführt werden.



Abb. 9: Aussparungen zur Kapillarführung nach oben



Hinweis: Bei Installation mehrerer Säulen ist auf eine Verteilung der Säulenlabel zu achten. Mehrere Label direkt vor dem Lüfter können zu Beeinträchtigungen der Luftzirkulation führen.

5. Betrieb

5.1 Erstinbetriebnahme

Prüfen Sie anhand der Liste, ob das Gerät bereit ist für die Inbetriebnahme:

- Das Gerät steht am richtigen Platz.
- Der Netzstecker wurde angeschlossen.

Wenn Sie das Gerät innerhalb eines HPLC-Systems betreiben, müssen Sie Folgendes beachten:

- Die Netzwerkverbindung zum Router wurde hergestellt.
- Die Chromatografie-Software wurde von KNAUER oder einer von KNAUER autorisierten Firma installiert.

5.2 Einschalten

Voraussetzung Die Installation wurde abgeschlossen.

WARNUNG

Verbrennungen

Eine überhöhte Konzentration organischer Lösungsmitteldämpfe führt zu Explosionen.

- Prüfen Sie, ob alle Verbindungen dicht sind, bevor Sie organische Lösungsmittel einsetzen.

ACHTUNG

Gerätedefekt

Änderung der Umgebungstemperatur führt zur Bildung von Kondenswasser im Gerät.

- Lassen Sie das Gerät 3 Stunden akklimatisieren, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen und in Betrieb nehmen.

- Vorgehensweise**
1. Das Gerät mit dem Versorgungskabel an die Stromversorgung anschließen.
 2. Den Netzschalter einschalten.
 3. Die gewünschte Temperatur über die Chromatografiesoftware einstellen.

Bereitschaftsstellung Wenn der Thermostat nicht in Betrieb ist, sind die Heiz- und Kühlelemente abgeschaltet. Nach ca. 4-5 Minuten wird der Ventilator im Innenraum nach dem Betrieb ebenfalls abgeschaltet. Der Stromverbrauch reduziert sich auf den Außenventilator und die Speisung des Controllers.

5.3 Steuerung mit Chromatografie-Software

Das Gerät muss über den LAN-Anschluss mit einem Computer verbunden sein, um es mit der Software Chromeleon™, Puritychrom® oder Mobile Control zu steuern.

Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung der Chromatografie-Software finden Sie im zugehörigen Benutzerhandbuch.

6. Funktionstests



Hinweis: Standardverfahren zum Thema IQ und OQ können in Einzelfällen bei Geräten unterschiedlich gehandhabt werden.

6.1 Installationsqualifizierung (IQ)

Die optionale Installationsqualifizierung ist kostenlos und kann vom Kunden/von der Kundin angefragt werden. Wenn eine Anfrage gestellt wird, führt die technische Kundenbetreuung von KNAUER oder ein von KNAUER autorisierter Anbieter den Funktionstest während der Installation durch.

Das IQ-Protokoll beinhaltet Folgendes:

- Den Nachweis der einwandfreien Anlieferung
- Die Prüfung der Vollständigkeit des Lieferumfangs
- Den Nachweis über die generelle Funktionsfähigkeit des Geräts

Sie können entweder das IQ-Dokument im Anhang dieser Betriebsanleitung nutzen oder eine digitale Version auf unserer Website herunterladen:



6.2 Operationsqualifizierung (OQ)

Die OQ ist ein ausführlicher Betriebstest auf Grundlage der standardisierten KNAUER OQ-Dokumente. Das OQ-Protokoll ist ein Standarddokument der Firma KNAUER und ist kostenlos. Es ist nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten. Wenden Sie sich bei Bedarf an die technische Kundenbetreuung.

Das OQ-Protokoll beinhaltet Folgendes:

- Definitionen der Anforderungen und Abnahmebedingungen des Kunden / der Kundin
- Dokumentation der Gerätespezifikationen
- Prüfung der Funktionalität des Geräts beim Kunden / bei der Kundin.

Testintervall Um die Funktion innerhalb der technischen Spezifikationen zu gewährleisten, sollte das Gerät mit Hilfe des OQ-Protokolls regelmäßig geprüft werden. Die Testintervalle werden durch den Gebrauch des Geräts vorgegeben.

Ausführung Die OQ kann durch die technische Kundenbetreuung von KNAUER oder einem von KNAUER autorisierten Anbieter ausgeführt werden (kostenpflichtig). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:



7. Fehlerbehebung

Maßnahmen:

- Auftretende Fehler mit der Fehlerliste „7.2 Mögliche Probleme und Abhilfen“ auf Seite 26 vergleichen.
- Kontaktaufnahme mit der Technischen Kundenbetreuung.

7.1 LAN

Prüfen Sie die folgenden Punkte, wenn über das LAN keine Verbindung zwischen Computer und Geräten hergestellt werden kann. Prüfen Sie nach jedem Punkt, ob das Problem behoben wurde. Wenn der Fehler nicht gefunden wird, kontaktieren Sie die Technische Kundenbetreuung.

1. Status der LAN-Verbindung in der Taskleiste von Windows prüfen:



1. Wenn keine Verbindung besteht, folgendes prüfen:
 - Ist der Router eingeschaltet?
 - Ist das Patch-Kabel am Router und am Computer korrekt angeschlossen?
2. Routereinstellungen prüfen:
 - Ist der Router als DHCP-Server eingestellt?
 - Ist ein genügend großer IP-Adressbereich für alle Geräte angegeben?
3. Alle Steckverbindungen prüfen:
 - Sind die Patch-Kabel an die LAN-Anschlüsse angeschlossen und nicht an den Internetanschluss?
 - Sind alle Geräte und der Computer korrekt verkabelt?
 - Sind die Stecker der Patch-Kabel fest eingesteckt?
4. Wenn der Router an ein Firmennetzwerk angeschlossen ist, das Patch-Kabel vom Internetanschluss des Routers abziehen.
 - Können Geräte und Computer kommunizieren, wenn der Router vom Firmennetzwerk getrennt ist?
5. Geräte, Router und Computer ausschalten. Erst den Router anschalten und warten bis dieser seinen Selbsttest erfolgreich durchgeführt hat. Dann die Geräte und den Computer einschalten.
6. Patch-Kabel des Geräts austauschen, zu dem keine Verbindung hergestellt werden kann.
7. Sicherstellen, dass der IP-Port des Geräts mit dem in der Chromatografie-Software übereinstimmt.

7.2 Mögliche Probleme und Abhilfen

Fehler	Abhilfe
Gerät lässt sich nicht einschalten	Prüfen, ob das Netzkabel an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Der Alarm löst bei Leckage nicht aus	Einstellung des Leckagesensors prüfen.
Der Alarm wird ausgelöst, obwohl keine Leckage erkennbar ist	<ul style="list-style-type: none"> ■ Der Leckagesensor ist zu sensibel eingestellt. Einstellung des Leckagesensors prüfen. ■ Nach längerer Standzeit oder Transport des CT 2.1 mit leicht geöffneter Tür durchlüften lassen.
Die Soll-Temperatur wird nicht erreicht	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrollieren, ob die Tür vollständig geschlossen ist. ■ Kontrollieren, ob die Lüftungsschlitze hinten und seitlich am Gerät frei sind. ■ Kontrollieren, ob sich die Ventilatoren der Lüfter innen und außen am Gerät drehen. ■ Längere Plateauphasen programmieren. ■ Korrektur der Temperatur
Systemausfall	Das Gerät ausschalten, um den Speicher zurückzusetzen. Danach wieder einschalten.

7.3 Fehlermeldungen

Sollte ein Fehler auftreten, ertönt ein sich wiederholender Signalton. Werden andere Fehlermeldungen als die unten aufgeführten angezeigt, das Gerät einmal aus- und einschalten. Bei erneuter Fehlermeldung die Technische Kundenbetreuung informieren.

Fehlermeldung	Maßnahme
ERROR temp sensor	Gerätefehler während des Selbsttests. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
T-LOCK ALARM	Temperaturgrenze erreicht. Gewählten Wert überprüfen und wenn nötig ändern. Sollte keine falsche Einstellung vorliegen, kontaktieren Sie den Kundendienst.
LEAKSENSOR ALARM	Lösungsmittel tritt aus. Überprüfen Sie die Kapillarverbindungen der Säulen.
T-SENSOR ALARM	Gerätefehler. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
ERROR EEPROM	Gerätefehler. Kontaktieren Sie den Kundendienst.

Nächste Schritte Nach Behebung des Fehlers können Sie durch Drücken der Taste <ENTER> fortfahren.

7.4 Sicherung austauschen

Das Gerät besitzt einen Sicherungshalter auf der Rückseite des Geräts. Dieser befindet sich zwischen dem Netzschalter und der Anschlussbuchse für das Versorgungskabel. Der Sicherungshalter enthält eine Sicherung für den Betrieb und eine Ersatzsicherung.

⚠️ WARNUNG

Verbrennungen

Das Einsetzen einer ungeeigneten Sicherung kann eine Brandgefahr darstellen.

→ Verwenden Sie als Ersatz ausschließlich Sicherungen von dem gleichen Typ und Leistung wie das Original.

Voraussetzungen

- Das Gerät ist ausgeschaltet.
- Das Stromversorgungskabel ist von der Buchse des Geräts getrennt.
- Sie haben Zugang zur Rückseite des Geräts.

Benötigte Materialien

- Kleiner Flachkopfschraubendreher

Ablauf

1. Schieben Sie den Kopf des Schraubendrehers von unten hinter die Klappe des Sicherungshalters ①. Hebeln Sie die Klappe vorsichtig nach vorne auf. Der Sicherungshalter springt beim Lösen der Klappe leicht heraus.
2. Ziehen Sie den Sicherungshalter aus dem Fach heraus und ersetzen Sie die defekte Sicherung.
3. Setzen Sie den Sicherungshalter wieder in das Fach ein und verschließen Sie die Klappe. Der Sicherungshalter kann nur in seiner korrekten Ausrichtung eingesetzt werden.

Bild

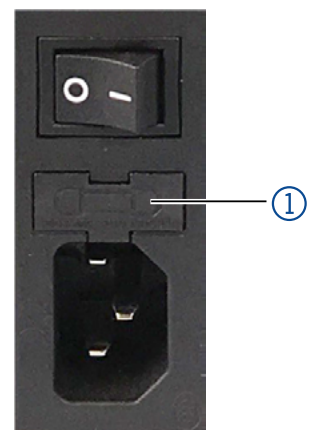


Abb. 10: Sicherungshalter

Nächste Schritte

- Nehmen Sie das Gerät wieder in Betrieb.

8. Wartung und Pflege

Die Wartung eines Geräts für die HPLC entscheidet maßgeblich über den Erfolg von Analysen und die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Falls Wartungsarbeiten erforderlich sind, für die Sie an dieser Stelle keine Beschreibung finden, wenden Sie sich an Ihren Händler oder die Technische Kundenbetreuung.

ACHTUNG

Elektronikdefekt

Wartungsarbeiten an eingeschalteten Geräten können zu Geräteschäden führen.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie den Versorgungsstecker.

8.1 Wartungsvertrag

Lassen Sie das Gerät ausschließlich von der Technischen Kundenbetreuung von KNAUER oder einer von KNAUER autorisierten Firma öffnen. Diese Wartungsarbeiten sind Teil eines separaten Wartungsvertrags.

8.2 Gerät reinigen und pflegen

ACHTUNG

Gerätedefekt

Geräteschäden durch eintretende Flüssigkeiten möglich.

- Stellen Sie Lösungsmittelflaschen neben das Gerät oder in eine Flaschenwanne.
- Feuchten Sie Reinigungstücher nur an.

Alle glatten Oberflächen des Geräts mit einer milden, handelsüblichen Reinigungslösung oder mit Isopropanol reinigen

8.3 Leckage beseitigen

Hilfsmittel Tuch

Vorgehensweise

Ablauf

1. Die Leckage beseitigen.
2. Den Innenraum des Thermostaten mit dem Tuch trocknen.
3. Die Fehlermeldung über die Bedieneinheit oder die Chromatografie-Software bestätigen.

Nächste Schritte Das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

8.4 Leckagesensor testen

Die Funktionalität des Leckagesensors sollte einmal jährlich überprüft werden.

Führen Sie dazu folgenden Test durch:

- Voraussetzungen**
- Das Gerät ist eingeschaltet.
 - Das Gerät steht senkrecht mit geschlossener Tür.
 - Das Gerät läuft mit einer Temperatur zwischen 20-30 °C.

- Benötigte Materialien**
- Spritze
 - Methanol: 25 µl und 100 µl
 - Zellstoff

Vorgehensweise

Ablauf

1. Geben Sie das Methanol mit der Spritze auf ein Stück Zellstoff.
2. Platzieren Sie den Zellstoff sofort im Innenraum des Thermostaten.
3. Schließen Sie die Tür.

- Testergebnis**
- 25 µl Methanol: kein Alarm wird ausgelöst
 - 100 µl Methanol: Alarm wird ausgelöst



Hinweis: Öffnen Sie die Tür zwischen den beiden Tests für einige Minuten, um das Methanol des ersten Tests verflüchtigen zu lassen.

Korrektur des Leckagesensors

Sollte dieser Test nicht das gewünschte Testergebnis liefern, kontaktieren Sie bitte den KNAUER Technischen Kundendienst.

9. Transport und Lagerung

Mit folgenden Hinweisen bereiten Sie das Gerät sorgfältig auf den Transport oder die Lagerung vor.

9.1 Gerät außer Betrieb nehmen

Voraussetzungen Das Gerät ist ausgeschaltet.

Vorgehensweise

Ablauf

1. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und danach aus dem Gerät.
2. Das Stromversorgungskabel zusammen mit dem Gerät verpacken.

Nächste Schritte Trennen Sie die restlichen elektrischen Verbindungen. Bauen Sie das Zubehör ab und verpacken Sie das Gerät für den Transport oder die Lagerung.

9.2 Gerät verpacken

- Originalverpackung: Idealerweise verwenden Sie die originale Transportverpackung.
- Heben: Umfassen Sie das Gerät seitlich am Gehäuse und heben es in die Verpackung.

9.3 Gerät transportieren

- Dokumente: Wenn Sie das Gerät zur Reparatur an KNAUER versenden wollen, legen Sie das Dokument "Servicebegleitschein und Unbedenklichkeitserklärung" bei, welches zum Download auf der KNAUER Webseite bereitsteht: www.knauer.net/servicebegleitschein
- Gerätedaten: Berücksichtigen Sie für einen sicheren Transport das Gewicht und die Maße des Geräts (s. Kap. 11, S. 32).

9.4 Gerät lagern

- Spüllösung: Achten Sie darauf, dass vor der Lagerung alle Schläuche und Kapillaren leer oder mit einer geeigneten Spüllösung (z. B. Isopropanol) gefüllt sind. Um Algenbildung zu vermeiden, benutzen Sie kein reines Wasser.
- Dichtungen: Verschließen Sie alle Ein- und Ausgänge mit Blindverschraubungen.
- Umgebungsbedingungen: Das Gerät kann unter den Umgebungsbedingungen gelagert werden, die in den Technischen Daten angegeben sind (s. Kap. 11, S. 32).

10. Entsorgung

Altgeräte oder demontierte alte Baugruppen können bei einem zertifizierten Entsorgungsunternehmen zur fachgerechten Entsorgung abgegeben werden.

10.1 AVV-Kennzeichnung in Deutschland

Die Altgeräte der Firma KNAUER haben nach der deutschen Abfallverzeichnisverordnung (Januar 2001) folgende Kennzeichnung für Elektro- und Elektronik-Altgeräte: 160214.

10.2 WEEE-Registrierungsnummer

Die Firma KNAUER ist im Elektroaltgeräteregister (EAR) registriert unter der WEEE-Registrierungsnummer DE 34642789 in der Kategorie 8 und 9.

Allen Händlern und Importeuren von KNAUER-Geräten obliegt im Sinne der WEEE-Richtlinie die Entsorgungspflicht für Altgeräte. Endkunden können, wenn dies gewünscht wird, die Altgeräte der Firma KNAUER auf ihre Kosten (frei Haus) zum Händler, Importeur oder an die Firma KNAUER zurücksenden und gegen eine Gebühr entsorgen lassen.

10.3 Eluenten und andere Betriebsstoffe

Alle Eluenten und anderen Betriebsstoffe müssen getrennt gesammelt und fachgerecht entsorgt werden.

Alle für die Fluidik notwendigen Baugruppen der Geräte, z. B. Durchflusszellen bei Detektoren oder Pumpenköpfe und Drucksensoren bei Pumpen, sind vor der Wartung, der Demontage oder der Entsorgung zuerst mit Isopropanol und danach mit Wasser zu spülen.

11. Technische Daten

11.1 Hauptmerkmale

Thermostat	Temperierung	Mikroprozessor-gesteuertes Peltier-Element für die Heizung und Kühlung, Ventilator-unterstützte Zweibege-Luftzirkulation
	Temperaturbereich	5 - 85 °C
	Heiz-/Kühlrate	2 °C/min
	Temperaturgenauigkeit	± 0,2 °C
	Temperaturstabilität	± 0,1 °C
Säulenkompartiment	Vorwärmung der mobilen Phase	Passive Temperierung durch optionale Kartusche
	Anzahl Säulen	<ul style="list-style-type: none"> ■ bis zu 8 Säulen (125 x 4.6 mm ID) mit Vorsäule ■ bis zu 4 Säulen (300 x 4.6 mm ID) ■ 1 Säule (300 x 16 mm ID)
	Säulengröße	Analytische und präparative Säulen mit bis zu 325 mm Länge und 35 mm Außendurchmesser (totale Außendimensionen inkl. Überwurfmutter)
	Abmessungen des Säulenkompartiments	90 x 390 x 47 mm (W x H x D)

11.2 Kommunikation

Steuerung	LAN
Programmierung	Temperaturplateaus und Gradienten

11.3 Allgemein

Gerät	GLP	Über Software: <ul style="list-style-type: none"> ■ Seriennummer ■ Firmware-Version ■ Installationsdatum ■ Datum der letzten Wartung ■ Laufzeit des Mainboards
	Sicherheit	Selbsttest und Autokalibration beim Einschalten; einstellbare Ausschalttemperatur
	Leckagesensor	Gassensor mit einstellbarer Sensitivität und akustischem Signal

Gerät	Schutzart	IP-20
	Abmessungen	150 x 470 x 310 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
	Gewicht	8,4 kg
Stromversorgung	Netzeingang	100 - 240 V
	Output	50 - 60 Hz
	Max. Leistungsaufnahme	100 Watt
Zulässige Betriebsumgebung	Empfohlene Umgebungstemperatur	17 - 28 °C (62,6 - 82,4 °F)
	Verwendung	nur im Innenbereich
	Netzspannung-Schwankungen übersteigen nicht ± 10 % der normalen Spannung.	
	Überspannungskategorie II:	Energieverbraucher werden von einer festen Einrichtung versorgt.
	Zulässiger Verschmutzungsgrad	2
	Luftfeuchtigkeit	unter 90 %, nicht kondensierend
	Max. Betriebshöhe	2000 Meter über NN

12. Nachbestellungen

Die Liste der Nachbestellungen ist aktuell für den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Abweichungen zu späteren Zeitpunkten sind möglich.

Nutzen Sie die beiliegende Packliste für die Nachbestellung von Ersatzteilen. Kontaktieren Sie die Technische Kundenbetreuung, wenn sich Fragen zu Ersatzteilen oder Zubehör ergeben.

Weitere Informationen Aktuelle Informationen zu Ersatzteilen und Zubehör finden Sie im Internet unter www.knauer.net.

12.1 Gerät

Bezeichnung	Bestellnr.
Säulenthermostat AZURA® CT 2.1	ATC00

12.2 Zubehör und Ersatzteile

Bezeichnung	Bestellnr.
Kartusche zur Eluenten-Vortemperierung, 0,18 mm Kapillar ID	A05852-2
Kartusche zur Eluenten-Vortemperierung, 0,10 mm Kapillar ID	A05852-3
Netzwerkkabel	A5255

13. Stichwortverzeichnis

A

Abmessungen 33
 Altgeräte 31
 Ansichten 8
 Auspacken 11
 außer Betrieb nehmen 30
 AVV-Kennzeichnung 31

B

Bestimmungsgemäße Verwendung 2
 Betrieb 23
 Betriebsumgebung 33

E

Einsatzbereiche 2
 Einsatzort 11
 Einschalten 23
 Entsorgung 31
 Erdbebengefährdete Gebiete 5
 Erstinbetriebnahme 23
 Explosionsgefährdete Bereiche 5

F

Fehlanwendungen 3
 Fehlermeldungen 26
 Firmennetzwerk 15, 25
 Firmware Wizard
 IP-Adressen vergeben 19-20
 Funktionstests 24

G

Gewährleistungsbedingungen 2
 Gewicht 30, 33
 GLP 32

H

Haftungsbeschränkung 2

I

Inbetriebnahme 11
 Installation 11
 Installation Qualification (IQ) 24
 IP-Adressen
 vergeben 17-20

K

Konformitätserklärung 2
 Kühlraum 5, 6

L

Lagerung 30
 LAN
 anschließen 13-16
 Fehlerbehebung 25

Leckagen
 beseitigen 28
 vermeiden 5
 Leckagesensor 29, 32
 Lieferumfang 7
 Lösungsmittel
 Allgemein 4
 entsorgen 31
 gesundheitsgefährdend 5

M

Maße 30
 Mobile Control
 IP-Adressen vergeben 17-19

N

Nachbestellungen 33

O

Operation Qualification (OQ) 24
 Originalverpackung 30

P

Persönliche Schutzausrüstung 4
 Platzbedarf 12
 Produktinformation 7

Q

Qualifikation 3

R

Rechtliche Hinweise 2
 Router 15, 25

S

Säulenkompartiment 32
 Schutzart 33
 Schutzausrüstung 4
 Servicebegleitschein 30
 Sicherheitseinrichtungen am Gerät 4
 Sicherheitshinweise 2
 Software 23
 Spüllösung 30
 Steuerung
 Software 23
 Stromversorgung 12, 33

T

Temperierung 32
 Transport 30
 Transportschäden 2
 Typografische Konventionen 1

U

Umgebungsbedingungen 11, 30
Umgebungstemperatur 11
Unbedenklichkeitserklärung 6, 30

V

Verantwortung des Betreibers 3
Vorsäulentemperierung
 Element 7
 Kartusche installieren 21
 Säule installieren 21

W

Warnhinweise 1
Wartung 28
Wartungsvertrag 28
WEEE-Registrierungsnummer 31

Z

Zubehör 34
 optional 7

Anhang: Installationsqualifizierung (IQ)

Installationsqualifikation (IQ) für ein Gerät

	Erstellt	Geprüft	Genehmigt
Funktion			
Name			
Datum			
Unterschrift			

0. Vorherige Einwilligung des Kunden/der Kundin

Vor der Installation am Kundenstandort prüft der Kunde/die Kundin die IQ-Dokumente und erklärt sich mit dem Aufbau und dem Umfang einverstanden.

Firmenname:

Name	Funktion	Geprüft & genehmigt	Datum	Unterschrift

Installationsqualifikation (IQ) für ein Gerät

1. Definition der Installationsqualifikation

Das Qualifikationsdokument "Installation Qualification (IQ)" ist Teil des Qualitätsmanagementsystems der KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH.

2. Umfang

Der Kunde/die Kundin kann die Installationsqualifizierung beauftragen. Im Falle einer Beauftragung führt der technische Support von KNAUER oder ein von KNAUER autorisierter Dienstleister diese Funktionsprüfung während der Montage durch. Die IQ ist ein standardisiertes Dokument und beinhaltet Folgendes:

- Bestätigung des einwandfreien Zustands bei Anlieferung
- Prüfung auf Vollständigkeit der Lieferung
- Den Nachweis über die generelle Funktionsfähigkeit des Geräts

3. Anleitung

Abweichungen von der Spezifikation und Probleme, die bei der Montage auftreten, sind als Bemerkungen im Dokument festzuhalten.

Darüber hinaus sind alle Maßnahmen, die zur Lösung der Probleme und zur Beseitigung der Abweichungen ergriffen wurden, als Anmerkungen in der Aufstellung der Nachbesserungen (ADN) auf Seite 4 einzutragen.

Wenn bestimmte Punkte im Bericht nicht zutreffen, sind diese mit "k.A." (keine Angabe) zu kennzeichnen. Größere Abschnitte, die nicht verwendet werden, müssen durchgestrichen (diagonale Linie), mit "k.A." und Datum gekennzeichnet und unterschrieben werden.

Alle erforderlichen Dokumente müssen umgehend vor Ort ausgefüllt werden. Das Dokument muss von einer durch die Laborleitung beauftragten Person überprüft und genehmigt werden. Die Überprüfung und die Genehmigung muss mit Datum (TT/MM/JJJJ) und Unterschrift dokumentiert werden.

Die Prüfungen müssen in einer geeigneten Umgebung, wie sie in der Betriebsanleitung des Geräts beschrieben wird, durchgeführt werden.

4. Über dieses Dokument

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH nicht verwendet, vervielfältigt oder übersetzt werden. Je nach Qualitätssicherungssystem des Kunden/der Kundin muss das unterschriebene Dokument entweder im Geräteordner abgelegt oder eingescannt und in einem elektronischen Archiv gespeichert werden.

5. Gerätedaten

Gerätename		Produktnummer	
Seriennummer		Bestellnummer	
Firmware-Version			
Einsatzort			

Installationsqualifikation (IQ) für ein Gerät

6. Kundendaten/Herstellerdaten

	Kunde/Kundin	Hersteller
Firma		KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH
Kundennummer		-
Ansprechpartner/ Ansprechpartnerin		
Adresse		Hegauer Weg 38
Postleitzahl		14163 Berlin
Telefon		+49 30 80 97 27 111
E-Mail		support@knauer.net

7. Tests für die Installationsqualifikation

Test	Beschreibung	Spezifikation	Bestanden	Nicht bestanden	k.A.	Kommentar/ADN-Nr.
1	Identifizieren Sie das Gerät.	Der Name des Geräts entspricht dem Namen auf dem Lieferschein.				
2	Prüfen Sie das Gerät auf Transportschäden.	Es wurden keine Transportschäden festgestellt.				
3	Prüfen Sie den Lieferumfang.	Der Umfang der Lieferung entspricht der Packliste und/oder dem Lieferschein.				
4	Prüfen Sie, ob die mitgelieferte technische Dokumentation (Materialdokumentation über flüssigkeitsbenetzte Teile, Kalibrierzertifikate etc.) korrekt und vollständig ist.	Die Dokumentation ist korrekt und vollständig.				
5	Wenn zutreffend, prüfen Sie, ob die Komponenten korrekt und vollständig gemäß der Bestellung und/oder den Beschriftungsspezifikationen beschriftet wurde.	Die Komponenten wurden korrekt beschriftet.				

Installationsqualifikation (IQ) für ein Gerät

6	Verbinden Sie alle losen Teile (z. B. Kapillaren, Schläuche, Messkopf) entsprechend der Betriebsanleitung.	Das Gerät ist vollständig aufgebaut und einsatzbereit.				
7	Stellen Sie sicher, dass der Einsatzort den Herstelleranforderungen in der Betriebsanleitung entspricht.	Der Einsatzort entspricht den Herstelleranforderungen in der Betriebsanleitung.				
8	Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und starten Sie es.	Das Gerät startet (Betriebsgeräusche). Die Status LED oder das Display leuchtet auf.				

8. Aufstellung der Nachbesserungen (ADN)

Kommentar/ ADN-Nr.	Testnr.	Art der Abweichung*	Beschreibung der Abweichung	Maßnahmen	Zuständige Personen	Zu erledigen bis	Datum/Unterschrift

* Art der Abweichung:

Installationsqualifikation (IQ) für ein Gerät

A = akzeptiert (z. B. keine GMP-kritischen Abweichungen)

N = nicht akzeptiert

Die nächste Qualifikationsstufe kann erst gestartet werden, wenn die Abweichungen behoben wurden.

V = vorläufig akzeptiert

a) Freigabe und Nutzung des Systems ist möglich, selbst wenn die Abweichung nicht behoben wurde.

b) Die nächste Qualifikationsstufe kann gestartet werden, auch wenn die Abweichung nicht behoben wurde.

9. Liste der am Dokument vorgenommenen Änderungen

Revisionsnr.	Beschreibung der Änderung	Zusätzliche Informationen	Datum/Unterschrift

Installationsqualifikation (IQ) für ein Gerät

10. Zertifikat und Genehmigung

Ein KNAUER-Mitarbeitender oder eine von KNAUER autorisierte Person hat das Gerät überprüft und alle in der IQ beschriebenen Tests durchgeführt.

Das IQ-Formular muss von einer autorisierten Person unterschrieben werden. Der Umfang der IQ entspricht den Anforderungen des Kunden.

Die Ergebnisse der IQ, eventuell vorgenommene Änderungen sowie der Ablauf der IQ wurden in diesem Formular schriftlich dokumentiert. Die unten aufgeführten Anwendenden wurden eingewiesen und sind mit der Bedienung des Geräts vertraut. Beide Parteien bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass die IQ zur Zufriedenheit des Kunden durchgeführt wurde.

10.1 Einwilligung des Kunden

Name	Funktion	Datum	Unterschrift

10.2 Einwilligung KNAUER-Beauftragter

Name	Funktion	Datum	Unterschrift

11. Kommentare/Empfehlungen

Science with Passion



Aktuelle KNAUER Betriebsanleitungen online:
www.knauer.net/bibliothek

KNAUER
Wissenschaftliche Geräte GmbH
Hegauer Weg 38
14163 Berlin

Phone: +49 30 809727-0
Fax: +49 30 8015010
E-mail: info@knauer.net
Internet: www.knauer.net